

机械专利设计，让您繁重的移液工作变得轻松

芬兰百得 mLine 系列手动移液器

新型整支高压灭菌消毒可变容量手动移液器




芬兰百得公司在成功推出单通道可变容量手动移液器的基础上，又研制出新一代更具特色的可整支高压灭菌消毒(121°C 或 252°F, 20 分钟, 1 个大气压)的单通道可变容量手动移液器，采用三项全新专利技术(机械专利使液体样品的处理变得更加轻松省力；安全锁定专利确保快速柔和的容量调整；圆锥滤器自动排出专利进一步避免交叉感染的发生)，各种型号和容量范围覆盖了 0.5 μ l - 5ml，容量可变，具有平滑的活塞运动和要求简单的实验室内校正和保养，具有人类工程学设计的优点，提供了优秀的精密度和准确度(DIN 12650)，同时具有 CE 和 GS 证书，其适合于众多的应用领域。

- **专利的排液弹簧机械结构：**mLINE 是仅有的采用张力弹簧取代压缩弹簧的移液器，其使排液动作非常轻巧，排液动作的开始力量始终保持恒定(仅 2-3N)，而与排液的体积或容量无关；特殊的润滑脂和密封降低了排液力量。
- **高准确度和精密度的性能：**独特的内部热隔离设计，高精确度的无段式容量调整，增量更小，确保仪器具有极高的准确度和精密度。
- **可整支高压蒸汽消毒灭菌：**所有部件均采用高质量的耐热材料，使仪器具有更长的使用寿命；高压蒸汽消毒灭菌条件：121°C (252°F)，20 分钟，1 个大气压。
- **清晰易于读取的量程显示：**大而清晰的数码，容量范围清楚显示；人性化设计，左右手均可操作；颜色编码 (与相应的滴头架颜色相同)可以轻易区分不同用途的仪器。
- **独特 ID 标签的个性化标记：**每支 mLINE 移液器可以在 ID 窗口中变换 ID 标签加以区别和鉴定。
- **安全圆锥滤器的排出方式：**配备可更换的安全圆锥滤器和排出装置，有效地防止了对移液器的污染和损害；安全圆锥滤器适合于 > 10 μ l 的移液器；容易和安全的滤器排出装置(专利)，仅需取下标示颜色帽，按下操作按钮即可将安全圆锥滤器排出。
- **维护保养和校正易于操作：**简单经济的维护和保养，无需专门的维护工具，仅有 3-4 个部件需要清洁或清洗；最新设计的精密调节螺帽，使校正更加精密，采用标准配置的六角校正工具进行校正，可直接在现场进行。



Biohit mLine 百得手动移液器容量范围齐全，移液精确

按照人体工程学设计：百得手动移液器按照人体工程学原理设计产品，握柄和活塞工作方式保证操作舒适，即使在带乳胶手套情况下也不例外，而且可以选择左右手进行操作。

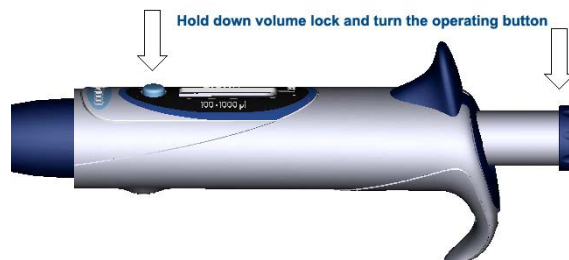

快速和轻巧的容量调整

容量锁定(专利) - 保证在移液操作过程中无错误容量产生；容量的调整仅需按下锁定按钮和旋转操作按钮即可进行无阻力操作。百得 mLine 系列手动移液器标准配备有移液器悬挂器，其可以通过其上自带的不干胶贴在任何带有直角桌边的实验台面上，以保证手动移液器的清洁和方便使用；百得 mLine 系列同时提供可悬挂六支手动移液器架台(订货号：725600)，以节约实验室台面和保持手动移液器处于最佳状态。

标准包装

Biohit mLINE 移液器，滴头标示颜色帽(每套四色颜色帽)，校正工具，移液器挂架，鉴定标签(4 个)，安全圆锥滤器(移液器>10μl)，润滑剂，操作手册，按照 ISO 8655-6 标准的提供的性能证书。

mLine 系列单通道可变容量手动移液器技术参数

订货号	颜色码	容量范围	增量	测试体积	准确度	精密度	安全滤器	使用滴头
725020	灰色 m10	0.5-10μl	0.01μl	10μl 0.5μl	1.00% 5.00%	0.60% 4.00%	无	A C L M N
725050	黄色 m100	10-100μl	0.1μl	100μl 10μl	0.80% 2.00%	0.15% 1.00%	标准型 增强型	B C D O P Q
725060	黄色 m200	20-200μl	0.2μl	200μl 20μl	0.60% 2.00%	0.15% 0.80%	标准型 增强型	B C D P Q
725070	蓝色 m1000	100-1000μl	1μl	1000μl 100μl	0.60% 1.50%	0.20% 0.70%	标准型 增强型	E F G S
725080	绿色 m5000	1000-5000μl	10μl	5000μl 1000μl	0.50% 1.50%	0.15% 0.60%	标准型 增强型	I J

注：移液器滴头相关信息请参阅 BIOHIT 滴头资料

百得 BIOHIT 中国总代理：北京吉诺思科贸有限公司

北京总公司 北京市海淀区花园路 6 号 北京应物会议中心 131 室 电话：(010) 82034498-95 传真：(010) 82034493 邮政编码：100088 电子信箱：info@geno-tech.com.cn	上海分公司 上海市北京西路 1399 号 建京大厦 17 层 A02 室 电话：(021) 62890847, 62891803 传真：(021) 62477927 邮政编码：200040 电子信箱：shanghai@geno-tech.com.cn	广州分公司 广东省广州市环市中路 276 号 国龙大厦裕兴阁 9 楼 H 座 电话：(020) 83229830, 83229832 传真：(020) 83229831 邮政编码：510060 电子信箱：guangzhou@geno-tech.com.cn	成都办事处 四川省成都市人民南路盐道街 20 号 美华商务公寓楼 16-19 室 电话：(028) 86726918, 86726928 传真：(028) 86726968 邮政编码：610016 电子信箱：chengdu@geno-tech.com.cn
---	--	---	---

免费咨询电话：800-810-0977

公司网站：<http://www.geno-tech.com.cn>